






HAIZ

MANUAIS


1. Abra a embalagem e retire o microscópio, e conecte no computador (certifique-se que os soquetes do microscópio e do computador estão bem apertados).

2. Instalação do software: Faça login em <http://soft.hvscam.com> para baixar o software, selecione e abra o ícone  HiViewSetup.exe após clique em Next / Receive / Install / Finish


3. Duplo clique no ícone  HiViewSetup.exe no desktop para abrir o software e depois de abrir o software você encontrará a seguinte interface:

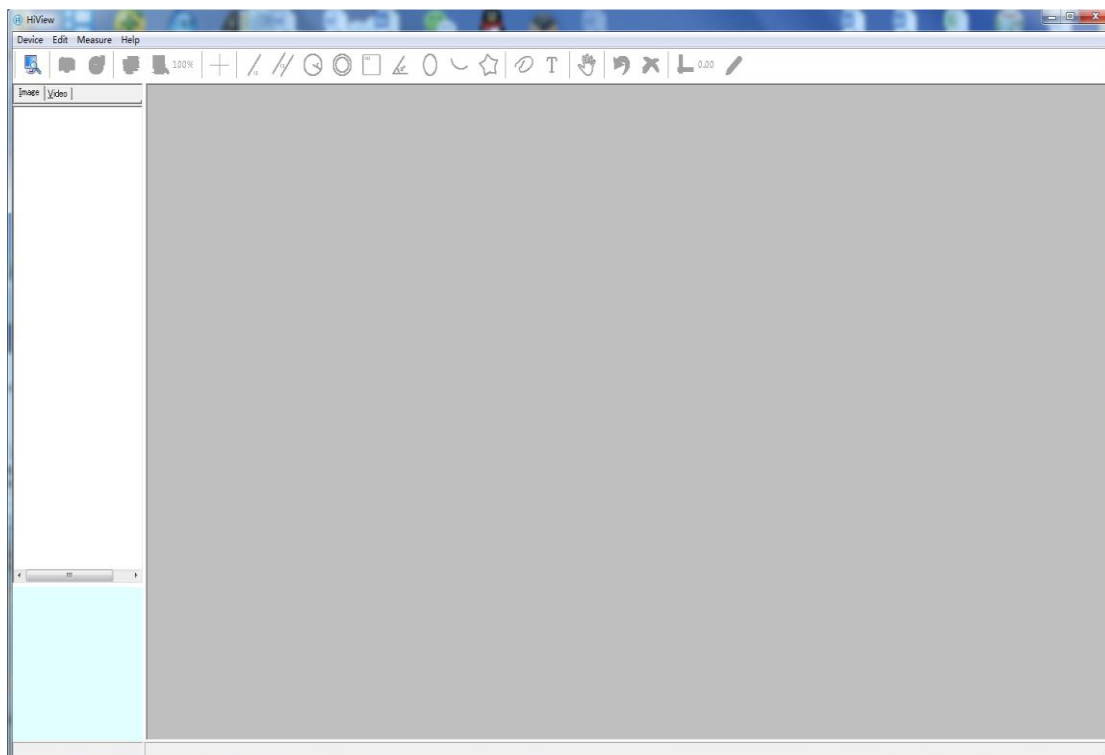


4. Click "Device" na barra de menus e depois em "Open" e selecione o nome do microscópio, cor/compressão e resolução da imagem e assim por diante:

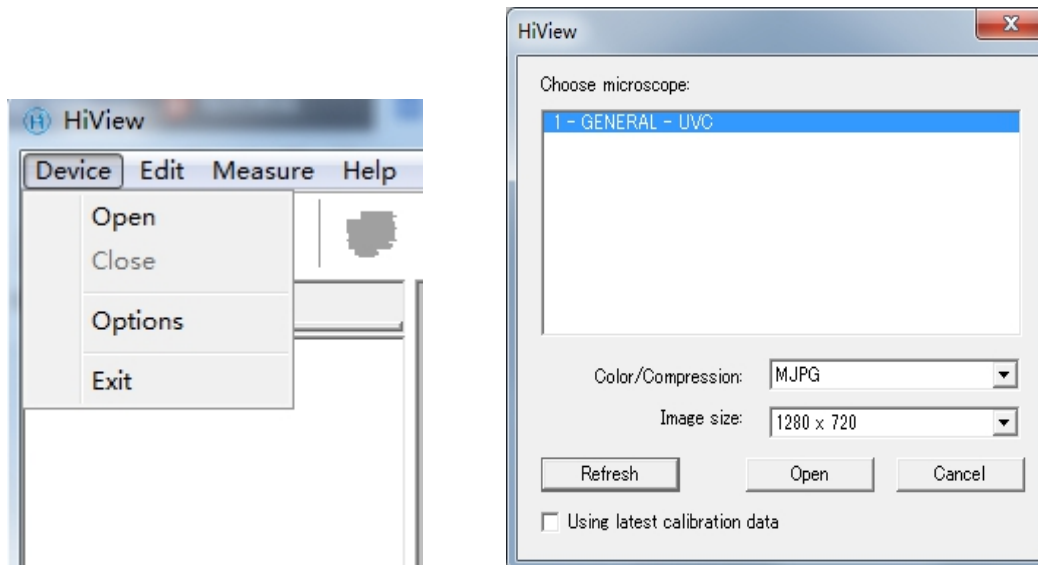

5. Clique "Open" para abrir a página de implantação do sistema com várias operações, como é mostrado abaixo:

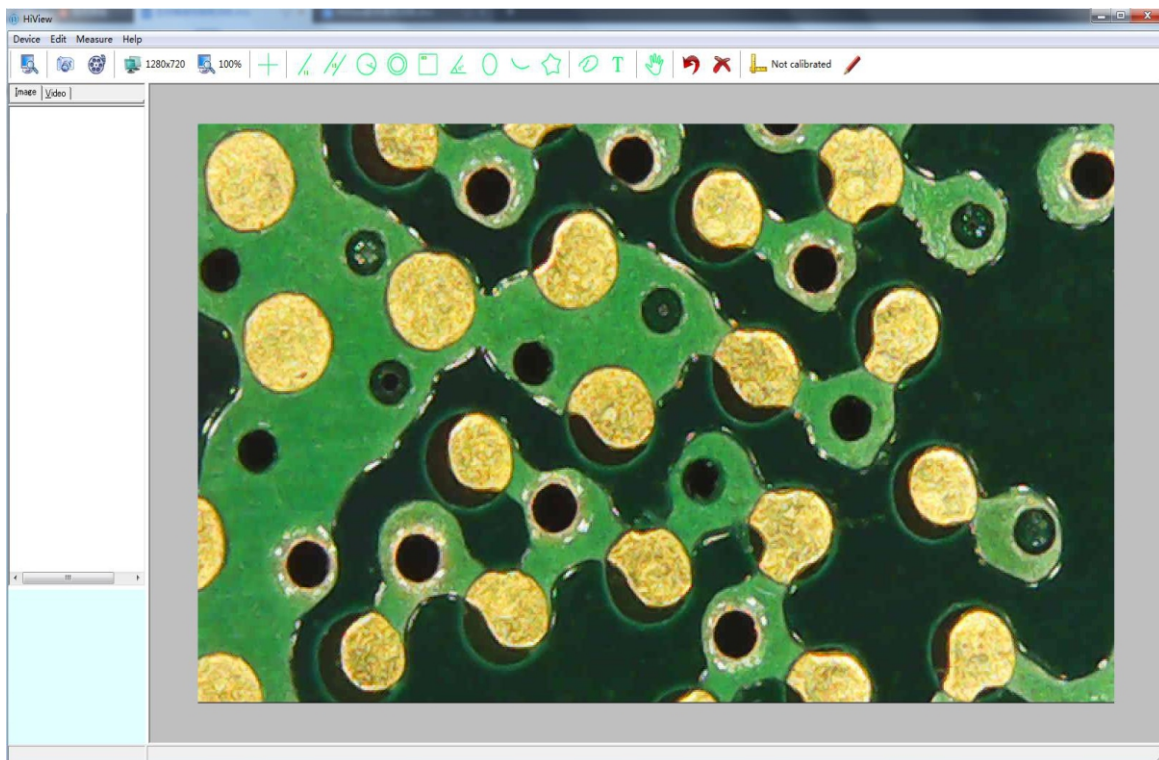

6. Medição, desenho de linha e outros exemplos de operação como é mostrado abaixo

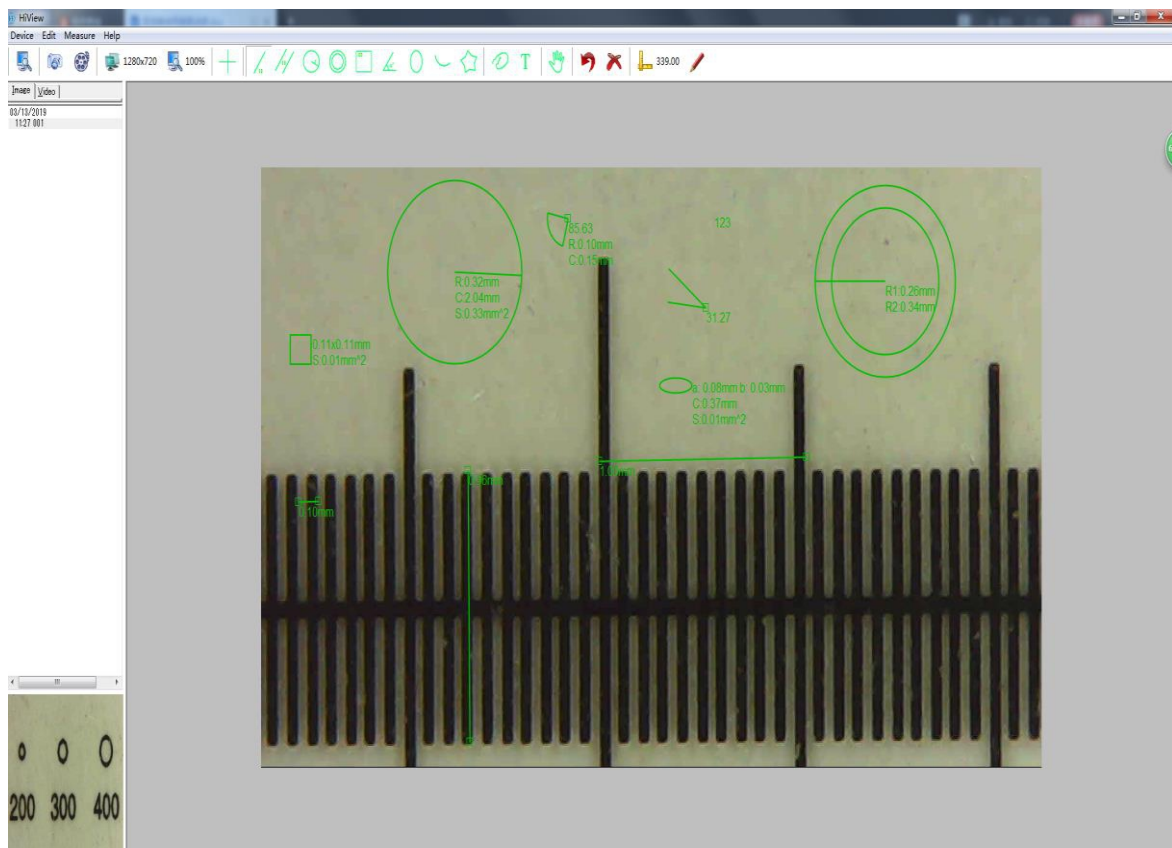

Nota: Devido ao software do produto fazer upgrade, o botão "ZOOM" no corpo não pode ser utilizado. Por gentileza utilize "ZOOM" pelo software.